

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK-HIGIENA PASZ I ŚRODOWISKA (POWIETRZE)

1. Upewnij się, że posiadasz niezbędne narzędzia do pobierania próbek, które są czyste i zdezynfekowane.
2. Wszystkie etapy przygotowywania materiału do badania wykonuj w rękawiczkach oraz unikaj kontaktu szalek z obcym materiałem.
3. Otwórz pudełko z zestawem i wyjmij szalki Petriego (z podłożem PCA – dla ogólnej liczby drobnoustrojów oraz SABURO z chloramfenikolem dla drożdży i pleśni).
4. Przytwierdź naklejkę z kodem.
5. W pomieszczeniu, w którym badana będzie czystość powietrza przygotuj blat o wysokości około 1-1,5 m.
6. Dokładnie zdezynfekuj blat.
7. Na przygotowanej powierzchni połóż szalki Petriego. Dodatkowo należy umieścić wieczko każdej z nich (stroną zewnętrzną do góry) pod szalką.
8. Pozostaw otwarte szalki na 30 minut (jeżeli spodziewany jest wysoki poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza – skróć czas ekspozycji szalek do 15 minut).
9. Na czas inkubacji szalek opuść pomieszczenie lub oddal się od miejsca pobierania materiału, mierząc czas za pomocą stopera. W badanym pomieszczeniu należy zminimalizować generowanie ruchu powietrza (np. wentylatory, przemieszczanie się osób postronnych).
10. Po upływie czasu zamknij szalki wieczkiem i owiń folią aluminiową.
11. Tak przygotowane i oklejone próbki prześlij niezwłocznie do laboratorium.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikami Weterynaryjnego
Laboratorium Diagnostycznego ALAB bioscience
Tel. 516 544 853 e-mail: karolina.zydron@alab.com.pl